


# 保守点検報告書


**GALILEI**

フクシマガリレイ株式会社

2023年12月25日

受付番号

客先	琉球大学病院	場所	薬剤部2F 保冷库(小)	ご確認印
型式	FMS-650L	製造番号	3J-00036	

担当者	
	

外気温		℃	点検記号	○正常	△調整	●修理取替		
冷凍冷蔵庫・ショーケース	点検項目	点検方法	測定	判定	状況及処置			
冷凍冷蔵庫・ショーケース	1 庫内温度(温度計表示)	目視	4℃	○				
	2 冷却器霜付状態	目視		○				
	3 扉廻りパッキンの確認	目視		○				
	4 取手・丁番の確認	目視		○				
	5 照明及表示灯 点検確認	目視		○				
	6 庫内ファンモーター運転状況	目視		○				
	7 庫内排水詰り確認	目視		○				
	8 ハニカム詰り	目視		/				
	蒸発温度		2.6℃	○				
凝縮器	1 コンデンサー目詰り状態	清掃実施		○				
	2 ファンモーター運転状況	目視		○				
	3 液出口管温度	温度計	33℃	○				
圧縮機	1 冷凍機各締付ボルト	目視		○				
	2 異音及び振動	聴触感		○				
	3 冷媒返り状況	目視		○				
	4 高压圧力計 圧力値	目視		/				
	5 低压圧力計 圧力値	目視		/				
	6 冷凍機オイル状態	目視		/				
	7 冷媒の洩れ	検知器		○				
	8 配管接触有無	目視		○				
電装品他	1 タイマー	動作確認		/				
	2 電磁弁	動作確認		/				
	3 温度調整器設定値	動作確認	4℃	○				
	4 電源コード劣化状況	目視		○				
絶縁	1 100V回路	メガ測定	100MΩ	○				
	2 200V回路	メガ測定		/				

特記事項	