

GALILEI
フクシマガリレイ株式会社
2023 年 12 月 25

受付番号	
------	--

客先	琉球大学病院	場所	検査室 冷凍冷蔵庫	ご確認印	
型式	FMS-F154GS	製造番号	5G-90001		

担当者		
宮城		

外気温		℃	点検記号	○正常	△調整	●修理取替
冷凍冷蔵庫・ショーケース	点 検 項 目		点検方法	測定	判定	状 況 及 処 置
	1	庫内温度(温度計表示)	目視	4/-28℃	○	
	2	冷却器霜付状態	目視		○	
	3	扉廻りパッキンの確認	目視		○	
	4	取手・丁番の確認	目視		○	
	5	照明及表示灯 点検確認	目視		○	
	6	庫内ファンモーター運転状況	目視		○	
	7	庫内排水詰り確認	目視		○	
	8	ハニカム詰り	目視		／	
		蒸発温度		0/-27℃	○	
凝縮器	1	コンデンサー目詰り状態	清掃実施		○	
	2	ファンモーター運転状況	目視		○	
	3	液出口管温度	温度計	23℃	○	
圧縮機	1	冷凍機各締付ボルト	目視		○	
	2	異音及び振動	聴触感		○	
	3	冷媒返り状況	目視		○	
	4	高圧圧力計 圧力値	目視		／	
	5	低圧圧力計 圧力値	目視		／	
	6	冷凍機オイル状態	目視		／	
	7	冷媒の洩れ	検知器		○	
	8	配管接触有無	目視		○	
電装品他	1	タイマー	動作確認		／	
	2	電磁弁	動作確認		／	
	3	温度調整器設定値	動作確認	4/-27℃	○	
	4	電源コード劣化状況	目視		○	
絶縁	1	100V回路	メガ測定	100MΩ	○	
	2	200V回路	メガ測定		／	

[illegible]